



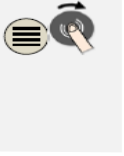


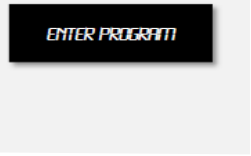







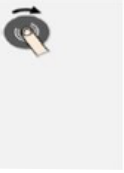
## ■ 프로그램 설정 방법



1. 디스플레이
2. ▶ “시작/정지/멈춤” 버튼  
 ◻ “메뉴” 버튼  
 (돌아가는 화살표) “전 메뉴로 돌아가기” 버튼  
 (소문자 i) 장비 정보 확인 버튼
3. 조그 다이얼
4. USB 장착 슬롯
5. 수동 설정이 가능한 과열방지기 (옵션항목)

프로그램 설정 방법		설명
[MENU] 버튼을 누른 후 조그를 돌려 [PROGRAMM EINGEBEN]이 표기되면 프로그램을 저장합니다.	 	
조그를 돌려서 비어있는 프로그램을 선택한 다음 버튼을 누릅니다.	 	
프로그램 이름: 이름변경은 → 버튼을 누르면 변경이 가능합니다. 이름을 변경하지 않으려면 →버튼을 돌립니다.	 	미리 입력된 이름 (예: P01)을 변경하려면 기호가 깜박일때 돌리다가, 원하는 기호가 나오면 버튼을 눌러 확정합니다. 버튼을 2초 이상 누르면 종료되고, 첫번째 세그먼트가 나타납니다.
세그먼트[S01]을 눌러서 확정합니다. 세그먼트 번호가 메뉴 목록에 나타납니다. *세그먼트 번호는 녹색으로 표기됩니다	 	P01-S01의 의미: 프로그램 01[P01]의 첫번째 세그먼트[S01] 라는 의미입니다. 프로그램은 다수의 세그먼트로 구성될 수 있습니다.
필요한 경우 세그먼트의 시작온도[TA]를 돌려서 선택합니다. 이렇게 입력하는 것은 첫번째 세그먼트에서만 필요합니다. 눌러서 선택 버튼을 누릅니다.	 	시작온도[TA]는 프로그램의 시작점을 나타내는 임의의 선택 온도입니다. 보통 현재 온도에서 작동을 시작하기 때문에 이 기능을 사용하지 않으셔도 됩니다.
첫번째 세그먼트의 목표온도는 조그를 돌려서 선택가능하며, 원하는 온도에 설정후 버튼을 누릅니다	 	
돌려서 시간 [TIME] 또는 승온속도[Rate,]를 선택하십시오. 눌러서 선택을 확정합니다.	 	시간[TIME]은 시간 분(hh:mm). 비율[RATE]는 시간 당 온도(°C/h) 입니다.

프로그램 설정 방법		설명
세그먼트의 소요시간 [TIME] 및 승온속도 [Rate,]를 선택하십시오. 눌러서 선택을 확정합니다.	 	
프로그램 저장: 조그를 2초 이상 누릅니다.	 	프로그램을 저장하지 않으려면 [NO]를 선택하시면 됩니다. 또는 '돌아가기' 버튼을 눌러 프로그램을 저장할 수도 있습니다.


## ■ 프로그램 로딩 및 시작

진행 과정		
조그다이얼을 짧게 눌러 메인 화면로 돌아갑니다.		
조그를 돌려서 프로그램 선택합니다.		
버튼을 눌러서 선택합니다.		
눌러서 지연 시작을 거부할 수 있습니다. [NO]		
시작 버튼으로 프로그램 시작합니다.		

## ■ 프로그램 중지 방법

진행 과정		
시작 버튼을 2초 이상 누르면 가동중인 프로그램이 종료됩니다.		

## ■ 프로그램 중지 방법

1. 조그다이얼을 돌릴 때 가볍게 돌려주시기 바랍니다.  
(조그 컨트롤러의 고장의 원인이 됩니다)
2. 컨트롤러를 사용하기 전 장비가 완전히 멈춰있는 상태인지 먼저 확인해 주시기 바랍니다. 만약 장비가 작동 중이라면  버튼을 길게 눌러 장비를 완전히 멈춘 후에 사용하여 주시기 바랍니다.

